

Für den Mikrotom-Arbeitsplatz

Slidotec WATER
Wasserbad




Slidotec HEAT
Heizplatte



Kooperation mit Vertriebspartnern über den gesamten Globus

Europa
Asien
Nordamerika
Südamerika
Mittlerer Osten
Afrika

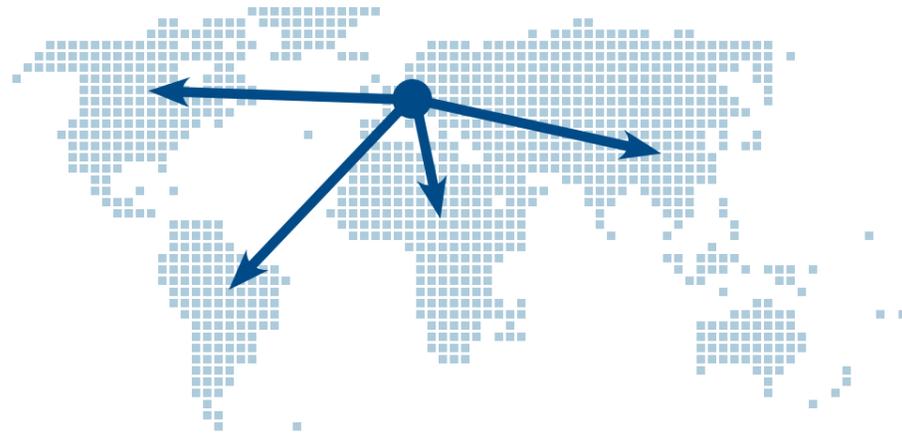

SLEE medical GmbH

Lise-Meitner-Straße 11
55129 Mainz · Germany

Tel. +49 6131 95871-0
Fax +49 6131 95871-722

mail@slee.de
www.slee.de

Brochure-cuttec-S-de_2017-04-002.00

SLEE medical

cuttec S

Manuelles Schlittenmikrotom



Hohe Präzision

Robust

Integrierte
Abfallwanne

Umfassendes
Zubehör

SLEE medical

DESIGN AND MANUFACTURING
MADE IN GERMANY



cuttec S

Manuelles Schlittenmikrotom

Das neue manuelle Schlittenmikrotom cuttec S von SLEE medical wurde für alle Applikationen in Routine, Forschung und Industrie entwickelt, immer mit den Kundenbedürfnissen im Fokus. Die präzise Mechanik und die leichtgängige Bedienung sind die Grundlage für höchste Schnittqualität, jeden Tag. Funktionen wie die Probenorientierung sind Standard. Aber auch die Sicherheit von Anwender und Probe wurde berücksichtigt, symbolisiert durch die Feststellfunktion oder den Fingerschutz. Das cuttec S kommt betriebsbereit als vollkonfiguriertes Gerät.

Highlights

- Hochwertige Schnitte
- Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Anwender und Probe
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Präzise Probenorientierung
- Umfassendes Zubehör
- Inklusive Abfallwanne



Mikrotom

Schnittdickenbereich	0–60 µm
Schnittdickeneinstellungen	von 0–15 µm in 1 µm Schritten von 15–60 µm in 5 µm Schritten
Zustellungsautomatik	0–60 µm
Probenzustellung	30 mm
Maximale Probengröße	50 x 70 x 20 mm
Probenorientierung	± 8°
Länge Schneideweg	180 mm

cuttec S

Art.-Nr.: #10040001



Messerhalter

Gehäuse


Abfallwanne

Probenorientierung

Grobtrieb

Zustellung

Schnittdicke

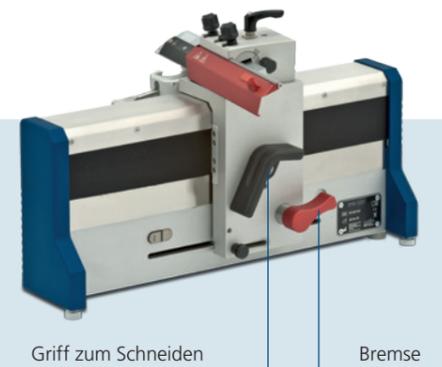

Griff zum Schneiden

Bremse

Probenorientierung

Die Probenorientierung auf der x und y Achse erlaubt ein schnelles Ausrichten der Probe in die gewünschte Position.



Fingerschutz

Manipulation mit eingeletem Messer sind riskant. Um Verletzungen zu vermeiden bietet der in rot gehaltene Fingerschutz Sicherheit.



Abfallwanne

Die im Standardlieferungsumfang enthaltene Abfallwanne fügt sich perfekt dem Gehäuse an und sammelt den Schnittabfall. Ausleeren ist einfach und schnell.




Einfache Bedienung

Die Bedienung ist einfach und alle Einstellungen sind in Reichweite des Benutzers. Die Schnittdickenwahl ist beispielsweise an der vorderen Seite des Geräts. Wählen Sie die Schnittdicke durch einfaches Einstellen am Rad.



Sicherheit

Da der Schlitten des cuttec S sehr leichtgängig ist, ist es wichtig diesen einfach zu bremsen. Dies wird durch die sehr gut zugängliche Bremse erreicht.

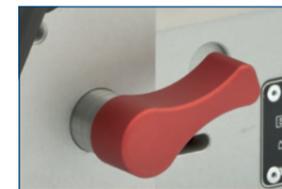

Passt perfekt

Das beste Mikrotom ist nichts ohne die perfekte Klinge. SLEE medical bietet sowohl Schmal- als auch Breitbandklingen an, die perfekt zum cuttec S passen.

